

## MESURE DU pH

*La mesure du pH d'une solution peut se faire rapidement à l'aide d'un papier pH.*


Prendre 1 cm de papier pH. Y déposer une goutte de solution à l'aide d'un agitateur en verre. Le papier pH prend une teinte. La comparer avec la palette de couleur du rouleau. Vous avez ainsi la valeur du pH.

### Exemple

rouleau papier pH




1 cm papier pH

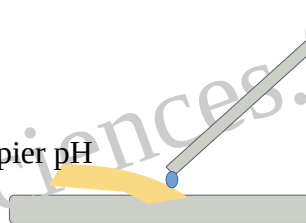

1 goutte de solution avec agitateur en verre

soucoupe

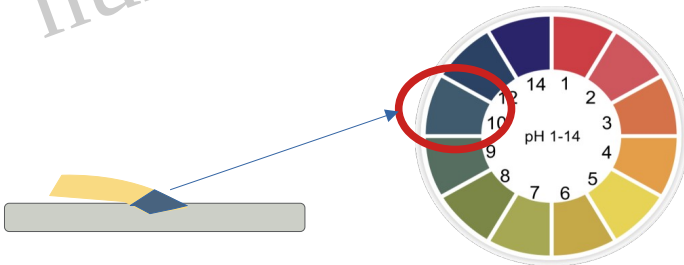

Le pH est  
pH = 10

*La mesure du pH peut être prise plus précisément à l'aide d'un pHmètre (composé d'une sonde et d'un afficheur qui peut indiquer la valeur du pH au centième)*