


La Chromatographie sur Couche Mince

Le protocole

1

On trace au crayon la ligne de dépôt

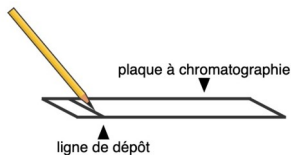

2

On désire mettre 3 dépôts A, B et C


A: produit à analyser
B: espèce pure B du commerce
C: espèce pure C du commerce



Préparation

3

On dépose une micro goutte de chaque produit A, B et C

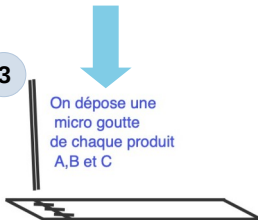

4


On désire mettre 3 dépôts A, B et C

A: produit à analyser
B: espèce pure B du commerce
C: espèce pure C du commerce



5


On plonge la plaque dans l'éluant.

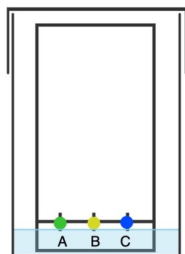

Révélation

6


Les espèces vont migrer par capillarité

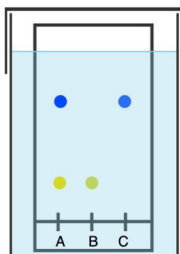

Élution

On peut maintenant faire la révélation

7

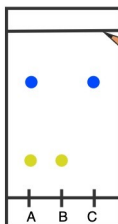

8

